

نام دستگاه: ژل داک
مدل: SB – 14006
شرکت سازنده: سبز بیومدیکال
کشور سازنده: ایران
اطلاعات تماس: ۰۲۱-۸۸۰۲۱۰۸۹

## راهنمای استفاده از دستگاه ژل داک:

۱. با زدن دکمه پاور دستگاه که بغل دستگاه سمت راست قرار دارد، دستگاه را روشن کنید.
۲. دکمه دایره ای رنگ جلوی دستگاه را فشار داده. رنگ سبز نشان دهنده روشن بودن دستگاه است.
۳. نرم افزار SABZ Ladder Vision را باز کنید.
۴. جهت دیدن تصویر ژل، گزینه Gel را انتخاب کرده و تنظیمات زیر را انجام دهید.
  ۱. گزینه ترانس UV 312 را انتخاب کنید.
  ۲. فیلتر سبز رنگ را انتخاب کنید.
  ۳. گزینه exposure را انتخاب و تنظیمات لازم را اعمال فرمایید.
  ۴. جهت گرفتن عکس گزینه Capture را انتخاب کنید و تغییرات را اعمال کنید.
۵. جهت خاموش کردن دستگاه. ابتدا از نرم افزار خارج شده. سیستم را shutdown کرده و سپس دکمه جلوی دستگاه و در انتها دکمه بغل سمت راست دستگاه را زده و دستگاه را خاموش کنید.

## نکات ایمنی کار با دستگاه:

- جهت کار با دستگاه حتما از دستکش استفاده کنید.
- از ریختن مایعات بروی دستگاه خودداری کنید، هر محلولی که روی بردهای الکترونیکی بریزد می-تواند به دستگاه آسیب برساند و خطر برق گرفتگی را در پی دارد.

- پس از قرار دادن ژل روی صفحه دستگاه، در طول مدتی که لامپ UV روشن است، از باز کردن دستگاه و جابه‌جا کردن ژل خودداری کنید.
- حداکثر زمان روشن ماندن دستگاه نباید بیشتر از ۱۰ دقیقه باشد. با رعایت این نکته، طول عمر دستگاه بسیار طولانی‌تر خواهد شد.
- جهت کاهش آلودگی وسایل و تجهیزات اتاق الکتروفورز را به دیگر بخش‌های آزمایشگاه منتقل نکنید.
- جهت کار با دستگاه و بروز هر گونه مشکل از کارشناس بخش کمک بگیرید.

آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی

رئیس مرکز: دکتر افشین سمیعی

کارشناس مرکز: بهناز رهنما

کمیته ایمنی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هزمزگان

دبیر کمیته: دکتر اقدس دهقانی